

非还原SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5x)

货号：PMK0012B

保存：-20℃保存，至少一年有效。

规格：1ml /5ml/15ml

用途：可以用于常规的SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

产品简介：

非还原SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5*Non-Reducing SDS-PAGE Sample Loading Buffer)是一种经过改良的以溴酚蓝为染料，5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本产品含SDS等变性试剂，不含 DTT、巯基乙醇等还原性试剂，可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

产品内容：

货号	PMK0012B-1	PMK0012B-5	PMK0012B-15
非还原SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5x)	1ml	5ml	15ml

使用步骤：

- 1、在室温或不超过 37℃的水浴中溶解蛋白上样缓冲液(5X)，水浴溶解后立即室温存放，尽量避免长时间置于水浴中。
- 2、按照每 4ul 蛋白样品加入1ul 蛋白上样缓冲液(5X)的比例，混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液 (5X)。
- 3、100℃金属浴或沸水浴加热 5-10 分钟，以充分变性蛋白。
- 4、冷却到室温后，直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
- 5、通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项：

- 1、蛋白上样缓冲液(5X)必须完全溶解后再使用。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液(50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

PMK1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液



更多产品详情了解，请关注公众号：