

PM 支原体预防剂

2020. 04. 15R

货号: PMK0519

保存: 4℃, 6 个月; -20℃, 12 个月; 避免反复冻融, 建议-20℃分装保存。

规格: 500u1

产品内容:

| 货号 | PMK0519-1 | PMK0519-5 |
|-----------|-----------|-----------|
| PM 支原体预防剂 | 500u1 | 4*500u1 |

使用说明:

请在收到货后, 将试剂管瞬时离心 (3000 rpm, 3-5s) 保存。

***注意产品出现沉淀属正常现象, 在分装或使用前须在室温下震荡溶解至澄清透明状, 不影响产品的使用效果。**

1. 建议现配现用。
2. 使用 PM 支原体预防剂处理时, 建议保持细胞密度在 50~60%。。
3. 推荐 PM 支原体预防剂的稀释比例为 1:2000, 例如: 20ml 的培养基加入 10u1 的 PM 支原体预防剂。
4. 建议根据细胞的周期不一样, 每 2~4 天处理 1 次, 或长期处理, 以预防支原体污染。