

环保型脱蜡透明液

货号: PMK0489

保存: 常温保存, 2年有效

规格: 500ml/1L

用途: 用于组织病理形态学中组织块的透明剂及石蜡切片的脱蜡液。可与石蜡相容, 无色无味, 挥发速率极低, 对仪器设备无腐蚀性, 可取代二甲苯作为石蜡切片的脱蜡液。

产品简介

本产品用于组织病理形态学中组织块的透明剂及石蜡切片的脱蜡液。石蜡是一种有机化合物, 根据相似相容原理, 二甲苯是最常用的脱蜡液。但二甲苯挥发性很强, 有刺激性气味, 且具有致癌性。本产品可以与石蜡相容, 无色无味, 挥发速率极低, 对仪器设备无腐蚀性, 可以取代二甲苯作为石蜡切片的脱蜡液, 因其极低挥发性及无色无味, 可极大改善实验工作环境, 保护操作人员的身体健康, 是一种理想的环保型脱蜡透明液。

产品内容

产品货号	产品名称	产品规格
PMK0489	环保型脱蜡透明液	500ml/1L

实验步骤

1. 用于包埋前的组织块透明: 经脱水充分的组织块浸入5-10倍体积的本产品中, 根据组织块大小进行透明1-4 h, 为透明彻底, 建议分两步。然后常规浸石蜡及包埋。
2. 用于染色前的切片脱蜡: 将石蜡切片浸入本产品中, 根据切片厚度室温脱蜡20-30 min, 建议分两步, 确保脱蜡彻底。然后切片经无水乙醇、梯度乙醇复水, 进行后续特殊染色或免疫组化标记等。
3. 可用于全自动免疫组化仪中的脱蜡液。

注意事项:

1. 用作组织块的透明液及组织切片的脱蜡液时, 需根据使用频次和时间定期更换, 以免影响透明和脱蜡效果。
2. 若是用于组织切片封片前的透明, 需搭配含异构烷烃的封片剂进行封片。
3. 操作时请穿实验服, 并佩戴一次性手套。

相关产品:

- PMK003 特超敏ECL发光底物检测试剂盒 (低阿克级)
- PMK053S GAPDH mAb-HRP conjugated
- PMK0016 通用抗体稀释液
- PMK007B 无蛋白快速封闭液
- PMK0854 增强型CCK-8检测试剂盒
- PMK0872 Annexin V-FITC/PI 细胞凋亡检测试剂盒(增强型)



更多产品详情了解, 请关注公众号